

## BOLSA DE MUESTREO ESTÉRIL DE 18oz CON ESPONJA Y BANDA PARA IDENTIFICACIÓN.

Número de catálogo NAS/B01245WA

### Uso del producto:

Lista para su uso, esta bolsa estéril te permitirá realizar una recolección de muestras líquidas, sólidas y semisólidas, cuenta con un mecanismo de cierre hermético mediante el giro repetido de varillas metálicas incorporadas a la misma. Incluye esponja seca para muestreo de superficies, la cual se encuentra libre de bactericidas y ha sido probada para no inhibir el crecimiento bacteriano, además cuenta con banda blanca para identificación. No se use en temperaturas mayores a 82° C.

### Presentación:

Caja con 100 piezas

# Nasco



Bolsa de muestreo Whirl-Pak 18 onzas  
con esponja y banda para identificación

### Características del producto:

- Cuenta con esponja seca para muestreo de superficies
- Estéril
- Transparente
- Resistente
- Con banda para su identificación

Capacidad		Dimensiones	Composición
Onzas	ml		
18	532	11.5x23 cm	Polietileno y acetato de etilvinilo

## Procedimiento de uso



Muestreo de superficie con esponja



Colocar la esponja en la bolsa estéril una vez terminado el muestreo



Identificar la muestra y cerrar de manera segura la bolsa



Dirigir la muestra a análisis



1. Etiquete la bolsa con información de la muestra, si es necesario.



2. Rompa la parte superior de la bolsa a lo largo de la perforación.



3. Use las lengüetas en cada lado para abrir la bolsa. Algunas veces, jalar ligeramente de la parte inferior de la bolsa, ayuda a que se abra completamente.



4. Ponga la muestra, líquida o sólida, dentro de la bolsa. Deje suficiente espacio en la parte de arriba para cerrar y mezclar, si fuera necesario.



5. Jale de los extremos del alambre para cerrar la bolsa. Sujetando la bolsa por los extremos de los alambres, voltee la bolsa tres revoluciones completas sobre sí misma, para crear un sello a prueba de derrames. Las bolsas más grandes se pueden cerrar "plegando" la lengüeta sobre sí misma, de forma tan ajustada como sea posible.



6. Doble los extremos del alambre sobre la bolsa para completar el cierre.

*Nasco*

## Condiciones de almacenamiento:

Manténgase en un lugar frío, seco, evítese la luz solar. No se guarde en refrigeración o congelador

## Productos relacionados:

- Bolsa de muestreo estéril de 7 oz con banda de identificación.
- Bolsa de muestreo estéril de 24 oz
- Bolsa de muestreo estéril de 36 oz